



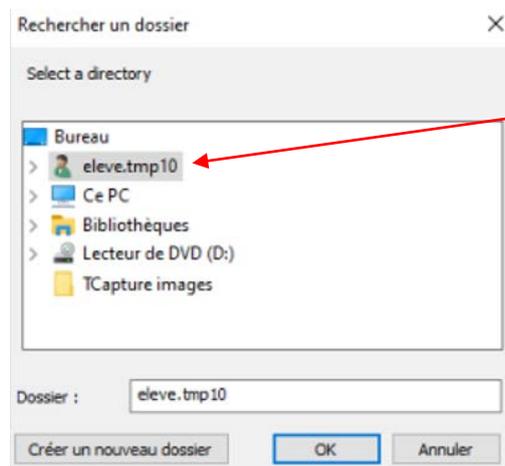

Utilisation du logiciel TCapture pour acquérir des images de microscopie

1. Brancher la caméra avant de lancer le logiciel
2. Démarrer TCapture
3. Choisir le format d'enregistrement des images
4. Choisir le dossier de sauvegarde des photos

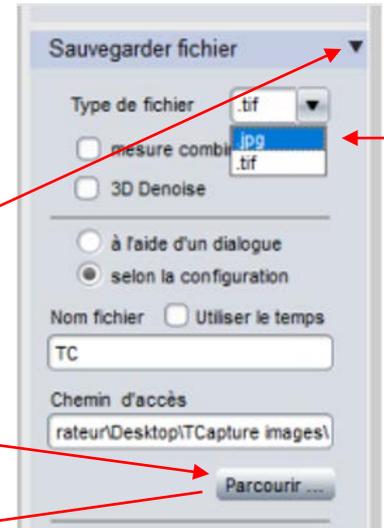

5. Régler la luminosité sur le microscope
6. Régler la balance des blancs pour améliorer l'image
7. Zoomer et centrer l'image



8. Régler la netteté avec la vis micrométrique du microscope
 9. Enregistrer une image : cliquer sur Démarrer
- L'image s'affiche en bas



- Pour utiliser l'image : depuis le logiciel de bureautique, choisir **Insertion** ou **Insérer une image**
- **Parcourir l'arborescence** jusqu'au dossier personnel et choisir l'image enregistrée
- **Rogner l'image** pour conserver la partie centrale